


Amplificación:

Durante la amplificación:

- ✓ El producto extraído debe tener una concentración mínima de DNA/RNA de 5-10 ng/ μ l.
- ✓ El enzima ha de ser añadido con una pipeta de rango de 1-2 μ l.
- ✓ Mantener los tubos de PCR a 4°C durante todo momento.

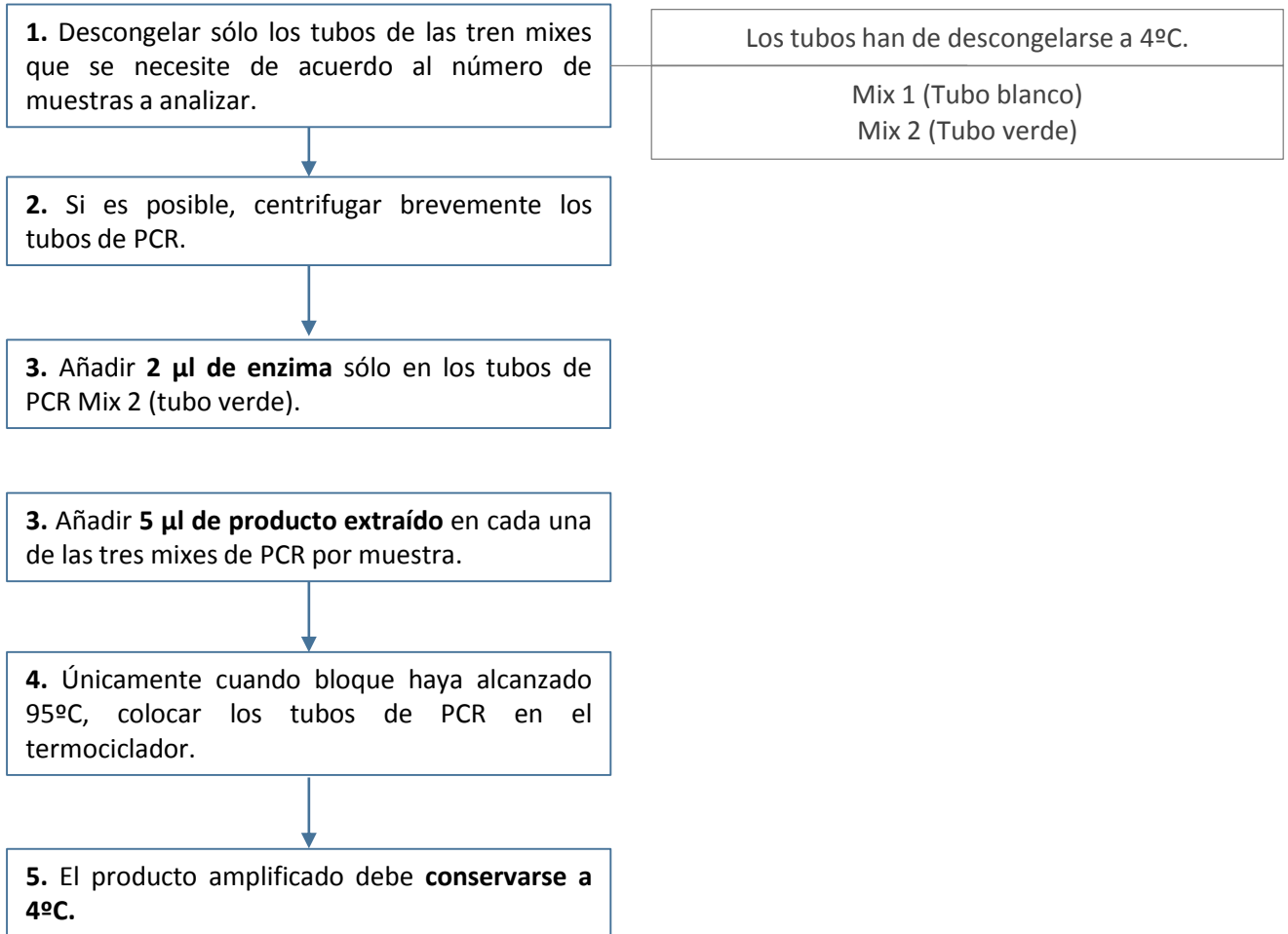

Programa de PCR:

1 cycle	45°C	45'
	95°C	15'
45 cycles	95°C	30"
	56°C	1'30"
	72°C	1'
1 cycle	72°C	10'
1 cycle	4°C	∞